

全方位抗菌液 Universal Antiseptic Reagen

市面上最有效！除菌、抗菌、防霉、抑制病毒活性及除臭

本產品主成分為穩定型水合二氧化氯、複合型抗菌合成劑及水，主要功能為穿透原核生物、真菌和病毒等微生物，氧化破壞硫基結構，並持續降解微生物維持生命必需之酵素，使微生物死亡。

選用美國FDA及歐盟核可原料，對人體或環境都不會產生危害；FDA亦通過二氧化氯可用作食物級抗菌，可添加於自來水除菌，也不擔心會產生環境荷爾蒙。亦經過235種細菌、372種真/黴菌測試，有效pH值為1~14（不受pH影響活性）。


	HQS全方位抗菌液 	市售水合二氧化氯	安定型二氧化氯
氣味	無味	無味	氯氣臭味
漂白作用	無	無	有
安全性	極高	極高	可能吸食過多氯氣
抗菌	V	V	V
抗黴	V	X	X
穩定性	穩定保存18個月有效	開封後需盡快用完	開封後需盡快用完
光解性	無	強	強

使用方式：


1. 無菌操作台：直接噴灑後進行擦拭，靜待1~2分鐘後即可使用或開啟uv燈。建議每次使用操作台前後皆須進行。
2. 細胞培養箱：直接噴灑均勻後進行擦拭即可。建議2週~1個月清理培養箱一次。
3. 細胞培養箱小盤：用無菌水稀釋40倍後置於小盤中。建議2週~1個月清理一次。
4. 水浴槽：用無菌水稀釋40倍使用，建議2週更換一次水浴槽的水。
5. 無菌操作器械：直接噴灑任何欲於無菌操作台使用的物品/器械或可裝上，靜置1~2分鐘即可。
6. 毒液瓶：倒V 20~40 mL 藥液於毒液瓶內（1L），即可除臭與抗菌。

功能性测试

細菌

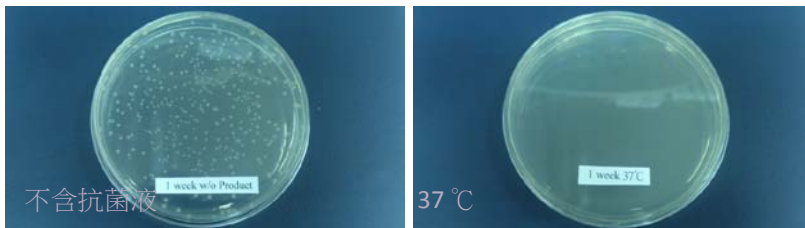

1 week

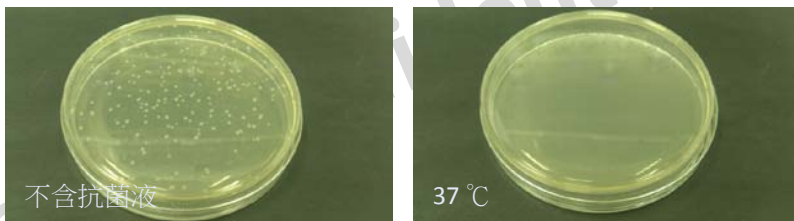


2 week

黴菌



他牌抗菌液



全方位抗菌液

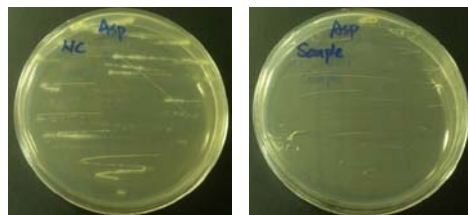

不含抗菌液

全方位抗菌液

病毒去活性試驗

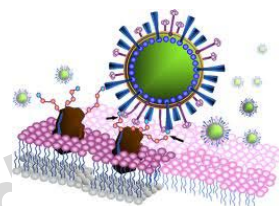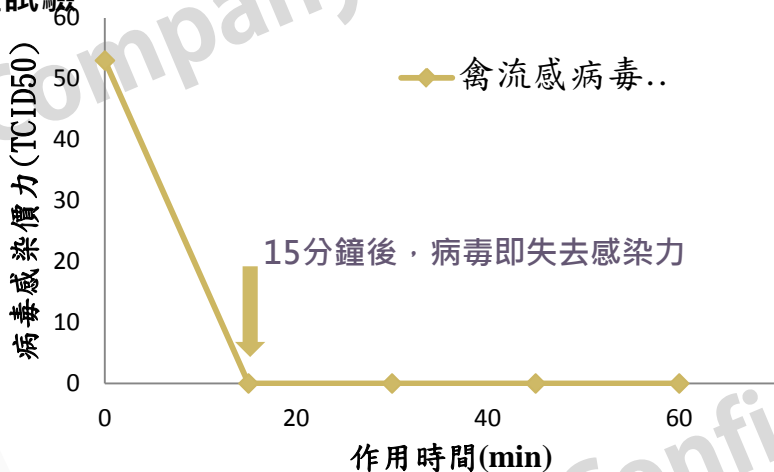

岑祥 實驗室永遠的好朋友 • www.thco.com.tw